

Extran® Temizlik Uygulamaları

	Manuel Deterjanlar				Aletlerin temizliđi							
	Extran® MA 01	Extran® MA 02	Extran® MA 05	Sodyum hidroksit çözeltisi	Extran® AP 11	Extran® AP 12	Extran® AP 13	Extran® AP 18	Extran® AP 17	Extran® AP 21	Extran® AP 22	Extran® AP 41
Ađır Yađ	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-
Alçı kalıntıları	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
Alkid reçineler	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alüminyum	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aminler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
Analitik Laboratuvarları	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-
Balgam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balmumu	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balsam reçineler	•	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-
Bira Fabrikaları	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•
Bronz	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buzlu cam bağlantılar için gres	•	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
Cam ve porselen ekipman	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-
Çinko	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distilasyon kalıntıları	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-
Eczane cam malzemeleri	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-
Enzim test kapları	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Fosfat analiz ekipmanı	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fotometre küvetleri	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gıda endüstrisi	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-
Gıda kalıntıları	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-
Hassas ekipman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
Hidroksitler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kan	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-
Karbonatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Katran	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kauçuk	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-
Keçeli kalemler	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-
Kireçli tortular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
Kültür besiyeri	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-
Kuvartz Ekipman	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratuvardaki fayans yüzeyler	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratuvar zeminleri	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Lensler-gözlük camları	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lipit kalıntıları	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metal ekipman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nikel	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•
Nişasta kalıntıları	-	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-
Nötralizasyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
Paslanmaz çelik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Petri kapları	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Pipetler	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-
Pirinç	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plastik ekipman	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-
Protein kalıntıları	•	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-
Radyoaktif temizleme	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salya	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Silikonlar (yađlar, gresler, reçineler)	•	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
Süt ürünleri	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-
TLC plakaları	•	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-
Ultrason	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yađ	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-

Extran® Temizlik Uygulamaları

Sağlıklı sonuçlar ancak laboratuvar ve üretim tesisleri tam anlamıyla temizlenmiş olursa gerçekleşebilir. Kimyasallar ve biyolojik maddelere temas eden her şey kullanım öncesi ve sonrasında, girişimleri yok etmek ve kendinizi, meslektaşlarınızı ve çevreyi korumak için kirlerden arındırılmış olmalıdır. Neyi temizlemeniz gerekirse gereksin ya da kurtulmanız gereken nasıl bir kir olursa olsun, Merck'in sizin için çalışacak bir Extran® deterjanı var.

Extran® laboratuvar temizleyicilerinin bazı eşsiz avantajları vardır:

- Extran® güvenilir bir şekilde temizler ve kalıntıların bir sonraki analize taşınmasını engeller.
- Extran®'ın α-Amilaz, LDH, HBDH, GOT ya da asit fosfataz gibi enzim testleri üzerinde engelleyici etkisi yoktur.
- Extran® klorür içermez ne klorür izi ne de bir sağlık riski vardır.
- Extran® kullanım için oldukça ekonomiktir.
- Extran®, hemen hemen her durumda, sonrasında imha edilmesi gereken kromosülfirik asit kullanımını ortadan kaldırır.
- Extran® biyo çözünürlük ve fosfat içeriği açısından tüm gereklilikleri karşılar. Alman Çevre Bakanlığı formülasyonu onaylamıştır.

Manuel Kullanım için Extran® temizleyiciler

Ürün	Özellikler	Ambalaj	Konsantrasyon	pH	Uygulama Notları
Extran® MA 01 M107555	sıvı, alkali	1 L 2.5 L	%2-5-20	11.6-12.0	Ağır tortular için evrensel temizleyici 40° sertliğe kadar kullanılabilir. Ultrasonik banyolar için uygundur.
Extran® MA 02 M107553	sıvı, nötral	2.5 L 5 L	52-5	7.2-7.5	Cam ve kuartzdan yapılmış hassas aletler ve metaller için evrensel temizleyici. Ultrasonik banyolar için uygundur.
Extran® MA 05 M140000	sıvı, alkali NTAVC içermez, konsantre	2.5 L 5 L 10 L	8,5-10	13	Ağır tortular için evrensel temizleyici. Aşırı sert su sınırlaması olmadan kullanılabilir. Ultrasonik banyolar için uygundur.
Sodyum hidroksit çözültisi M105588	%10 sıvı, alkali	1 L 10 L			Evrensel, kuvvetli alkali temizleyici
Sodyum hidroksit çözültisi M105587	%32 sıvı, alkali	2.5 L 5 L		14	Evrensel, kuvvetli alkali temizleyici
Sodyum hidroksit çözültisi M158793	%50 sıvı, alkali	1 L 5 L			Evrensel, kuvvetli alkali temizleyici

Bulaşık Makinaları için Extran® temizleyiciler

Ürün	Özellikler	Ambalaj	Konsantrasyon	pH	Uygulama Notları
Extran® AP 11 M107558	Toz, zayıf alkali	2 kg 10 kg		11.3	Analitik laboratuvarlardaki malzemelerin hassas temizliği için. Temizleme etkinliği Extran® AP 14 sıvıya benzer.
Extran® AP 12 M107563	Toz, alkali	2 kg 10 kg	20-40 g / 10 L	12.3	Nişasta ve protein kalıntıları üzerinde güçlü temizleme etkinliği. Temizleme etkinliği Extran® AP 15, sıvıya benzer.
Extran® AP 13 M107565	Toz, alkali, deterjanlarla	2 kg 10 kg		12.2	Lipit kalıntıları üzerinde güçlü temizleme etkinliği.
Extran® AP 18 M140118	Sıvı, zayıf alkali, konsantre NTA içermez	2.5 L 5 L 10 L	30-50 mL / 10 L	13	Analitik laboratuvarlardaki, sıvı doz ayarlayıcılı makinaların hassas temizliği için. Temizleme etkinliği Extran® AP 11 toza benzer.
Extran® AP 17 M140006	Sıvı, alkali, konsantre NTA içermez	2.5 L 10 L			Sıvı doz ayarlayıcılı makinalar için güçlü fosfat içermeyen temizleyici. Temizleme etkinliği Extran® AP 12 toza benzer.
Extran® AP 21 M107559	Sıvı, asit, fosforik asitle,	2.5 L 10 L	10-30 mL / 10 L	2.0	Karbonat, hidroksit, protein, amin kalıntılarının ön durulaması için. Nötralizasyon etkisi ile son durulama. Ayrıca hassas ana yıkama basamağı için uygundur. Kireci önler.
Extran® AP 22 M107561	Sıvı, asit, sitrik asitle,	2.5 L 10 L		3.0	Nötralizasyon etkisi ile hassas ön ve son durulama için. Kireci önler fosfat içermediği için çevreye uyumlu.
Extran® AP 41 M107570	Toz, enzimatik	2 kg	30 g / 10 L	11.4	Medikal ve diş muayeneleri için. Balgam, salya ve kanı temizlemek için.

Özellikle İnatçı Durumlar için

Ürün	Özellikler	Ambalaj	Konsantrasyon	pH	Uygulama Notları
Kromosülfirik M102499	Sıvı	1 L 2.5 L			Cam malzemelerin temizliği için

Yüzey Dezenfektanları

Yüzey Dezenfektanı, Pursept® AF



- Dezenfektan, operasyon sırasında kirlenen zeminleri, duvarları ve bağlantı parçalarını temizlemek için kullanılır.
- Gıda sektöründe kullanıma uygundur.

Katalog No	Ambalaj
N503203	5 Lt.

Yüzey Dezenfektanı, Derdevice



DERDEVICE P, Kullanıma Hazır, Alkol Bazlı Hızlı Etkili Temizleyici Dezenfektan

Kullanım Alanı ve Amacı

- DERDEVICE P, küvezlerde, hasta yataklarında, diş ünitelerinde, ayretörlerde, tıbbi ekipmanların yüzey temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılır. DERDEVICE P, tıbbi cihaz ve makine yüzey temizliğini, aynı zamanda dezenfeksiyonunu etkili ve hızlı şekilde sağlayan bir üründür.
- DERDEVICE P; cam, seramik, silikon, plastik (pleksiglas dahil), tahta, alüminyum ve paslanmaz çelik malzemeyle uyumludur.

Kullanım Şekli

- DERDEVICE P, tüm yatay ve dikey yüzeylere uygun, kullanıma hazır püskürtme dezenfektanıdır. 30 cm mesafeden püskürtülür. Temiz bir bezle silinir ve kurumaya bırakılır.

İçerik

- % 35 Etil alkol, %5 Propan-2-ol, % 0,25 Didesil dimetil amonyum klorür (DDAC), koruyucu katkılar, parfüm ve deiyonize su. Aldehit ve fosfat içermez.

Mikrobiyolojik Etkisi

- Mantarlar : 30 Saniye
- Virüsler : 30 Saniye
- Bakteriler : 30 Saniye

Katalog No	Ambalaj
N503210	1 Lt.

Hızlı Dezenfeksiyon, Bacillol®



- Alkol bazlı dezenfektan, aldehit içermez ve kokusuzdur.
- Hastane ortamlarında ya da tıbbi uygulamalarda, tarım-gıda ve ilaç endüstrilerinde alkol dayanıklı tüm yüzeylerin silinmesi için uygundur.
- Aktif maddeler:
Propan-1-ol 450 mg / g;
Propan-2-ol 250 mg / g;
Etanol 47 mg / g
- Herhangi bir kalıntı bırakmadan kurur

Katalog No	Ambalaj
N503204	1 Lt.

Kurutma Ekipmanları

Pipet Standı, Plastik

- Polipropilenden üretilmiştir.
- 94 adet pipet taşıyabilir.
- Dairesel ve portatiftir.

Katalog No	Çap (mm)	Uzunluk (mm)
L291130	230	470



Kurutma Standı, Plastik

Plastik PP, 80 Askılı

- Dairesel ve portatiftir.
- Yıkanan malzemenin hava alarak kısa sürede kuruması için dizayn edilmiştir.

Katalog No	Taban Çapı (mm)	Yükseklik (mm)
L291195	400	750



Plastik PS, 72 Askılı

- Farklı ebattaki malzemeler için askılar yer değiştirebilir.
- Duvara montaj için aparatları standla birlikte teslim edilir.
- Boşaltma oluğu ve akış desteği mevcuttur.

Katalog No	Ebat (mm)
C561300	450 x 630
C108630	

